


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕСПЫЛЕНИЯ ТАБЛЕТОК

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЫЛЕНИЯ ТАБЛЕТОК И ОБНАРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ

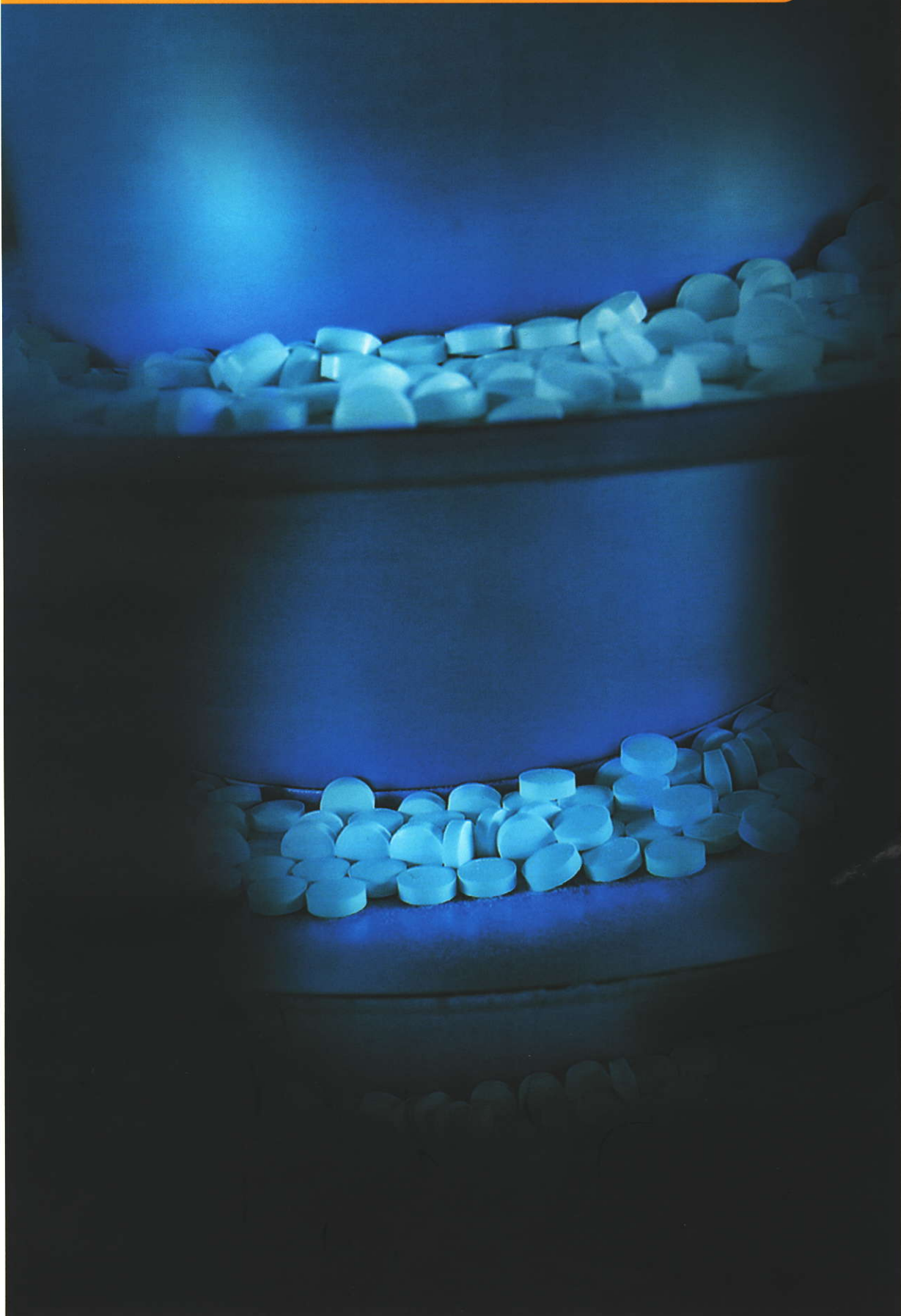

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕСПЫЛЕНИЯ ТАБЛЕТОК



НОВЕЙШЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕСПЫЛЕНИЯ АДВАНТЕК (ADVANTECH) БЫЛО СКОНСТРУИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С ПОСЛЕДНИМИ НОРМАТИВАМИ GMP

- ГЛАДКИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЛЕГКУЮ МОЙКУ И МАКСИМАЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА
- БЕСПЫЛЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: ВСЕ КАБЕЛИ РАСПОЛОЖЕНЫ ВНУТРИ КОРПУСА ОБОРУДОВАНИЯ
- ПЛОТНАЯ ПРОТИВОПЫЛЕВАЯ ПРОКЛАДКА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОРОШКУ ВЫСЫПАТЬСЯ
- ПРОСТОЙ ДИЗАЙН ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ОПЕРАТОРА
- НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЖАТОГО ВОЗДУХА
- ВЫСОТА ОБОРУДОВАНИЯ МОЖЕТ РЕГУЛИРОВАТЬСЯ
- ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ

Продукт мягко продвигается по гладкой поверхности, максимально предохраняя таблетки от повреждения. Порошок отсасывается через боковые отверстия.

СПИРАЛЬ БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ




ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ

Плотная противопылевая прокладка удерживает порошок внутри оборудования во время работы машины. Загрязненный воздух не проникает в рабочую зону.



ЛЕГКАЯ РАЗБОРКА

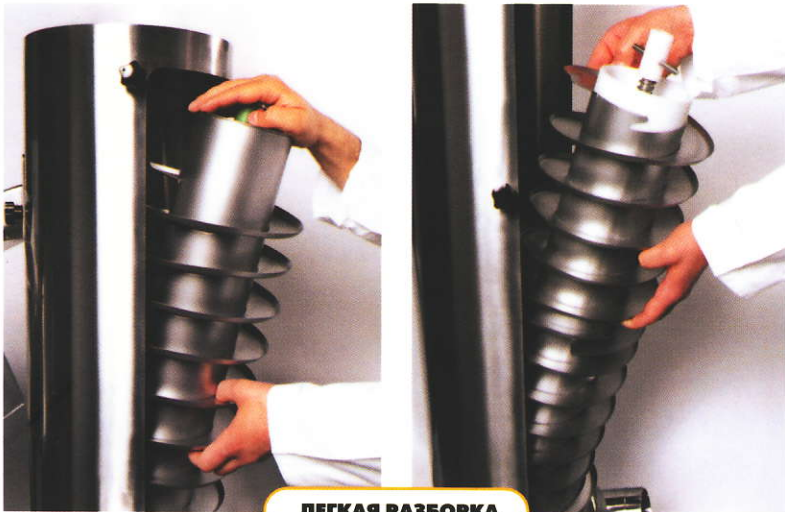

Внутренние части оборудования могут быть легко сняты без удаления внешнего корпуса. Это позволяет быстро и легко производить мойку и простое техническое обслуживание.

МОЙКА ПО МЕСТУ


Внутренняя часть машины оснащена распылительными форсунками, чтобы полный цикл мойки мог начаться сразу после процесса производства, таким образом предотвращая заражение оператора.



Обеспылеватель АД-ВАНТЕК (ADVANTECH) с системой мойки по месту также может использоваться при работе с сильнодействующими препаратами.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

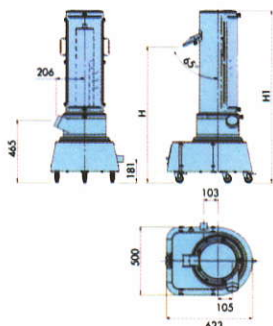


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕСПЫЛЕВАНИЯ АДВАНТЕК (ADVANTECH)

ВЕРСИЯ	D800	D1000	D1200	D1400
ДИАМЕТР ТАБЛЕТКИ (мм)	макс. 20			
ОТСОС ВОЗДУХА (м³/н)	150-450			
СТАНДАРТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	110/230 В – 1 фаза – 50/60 Гц			
ВЫСОТА ВХОДА ТАБЛЕТКИ (мм)	465			
ВЫСОТА ВЫХОДА ТАБЛЕТКИ - Н(мм)	800	1.000	1.200	1.400
ВЫСОТА ОБЕСПЫЛЕВАТЕЛЯ - Н1(мм)	1.065	1.265	1.465	1.665

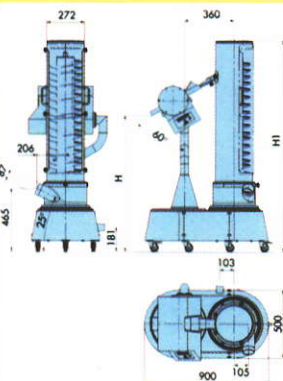

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕСПЫЛЕВАНИЯ АДВАНТЕК (ADVANTECH) С МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОМ

ВЕРСИЯ	DM800	DM1000	DM1200	DM1400
ДИАМЕТР ТАБЛЕТКИ (мм)	макс. 20			
ОТСОС ВОЗДУХА (м³/н)	150-450			
СТАНДАРТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	110/230 В – 1 фаза – 50/60 Гц			
ВЫСОТА ВХОДА ТАБЛЕТКИ (мм)	465			
ВЫСОТА ВЫХОДА ТАБЛЕТКИ - Н(мм)	800	1.000	1.200	1.400
ВЫСОТА ОБЕСПЫЛЕВАТЕЛЯ - Н1(мм)	1.350	1.550	1.750	1.850

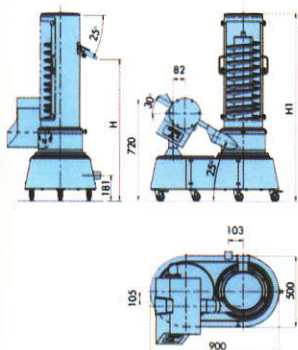

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ОБЕСПЫЛЕВАНИЯ ТАБЛЕТОК АДВАНТЕК (ADVANTECH)

ВЕРСИЯ	MD800	MD1000	MD1200	MD1400
ДИАМЕТР ТАБЛЕТКИ (мм)	макс. 20			
ОТСОС ВОЗДУХА (м³/н)	150-450			
СТАНДАРТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	110/230 В – 1 фаза – 50/60 Гц			
ВЫСОТА ВХОДА ТАБЛЕТКИ (мм)	720			
ВЫСОТА ВЫХОДА ТАБЛЕТКИ - Н(мм)	800	1.000	1.200	1.400
ВЫСОТА ОБЕСПЫЛЕВАТЕЛЯ - Н1(мм)	1.130	1.330	1.530	1.730

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ • Температура: 5-40°C • Относительная влажность: 70% (макс.) • Высота: 1000 м (макс.).

**ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ
ФИРМЫ «ИМА» (ИМА) Италия**

Via I Maggio 14-40064
Ozzano Emilia (Bologna) – Italy
Телефон +39 051 6514111
Факс +39 051 6514287
E-mail: mktg.soliddose@ima.it <http://www.ima.it>